

実験目的	自分にあつた香水の香料濃度をみつける	
必要な薬品	①実験くん 薬品No.34 香水キット (キット内容: 香料・エタノール入りアトマイザー・スポイト)	
必要な器具	上記実験くん 薬品No.34キットにセットされています。	

やり方

- ①アトマイザーのヘッドを取り外し、香料を**3～20滴**(0.15～1cc)、お好みの量を入れます。最初は香料を少なめに入れて作るのがポイントです。
- ②アトマイザーのヘッドを取り付けて振って混ぜ合わせて、完成です。一晩寝かせると香料とアルコールがなじみます。



香水の呼び方と配合香料濃度と芳香時間

パルファン	15～25%	5～7時間
パルファントワレ	10～15%	4～5時間
トワレ	5～10%	3～4時間
コロソ	3～5%	1～3時間

応用

- パヒューマーは香料濃度だけではなく、香料のタイプにより香りの持続時間が異なることを利用して、多種の香料をブレンドして香水を作ります。あなた好みのブレンドに挑戦してみよう。
- コロソに実験くん 薬品No.5 グリセリンを30%くらいの割合で溶かすと、ルームコロソに変身。

ご注意

- 実験の際は、必ず添付書類(製品安全データシート)をお読みになり理解した上でお取扱ください。
- 香料やアルコールは刺激性があります、皮膚に異常が現れた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 実験でできた食品、生活用品などの品質、安全性については保障致しかねます。